

# PRO-TECT : Contrôler l'invisible

## Kit de détection de protéines résiduelles

### Descriptif


PRO-TECT permet d'évaluer rapidement l'aspect de propreté après nettoyage, sur du matériel et des surfaces en contact avec les denrées alimentaires par un changement de couleur de l'indicateur. L'utilisation du PRO-TECT est particulièrement recommandée pour le petit matériel, trancheur et plans de travail.

### Avantages

- ▶ Fiable, simple et rapide à utiliser PRO-TECT s'intègre naturellement dans votre démarche HACCP
- ▶ Très simple à manipuler, peut être utilisé par tous les opérateurs sans aucune formation
- ▶ Permet de détecter l'efficacité de vos procédures de nettoyage
- ▶ Détecte un large spectre de protéines animales et végétales présentes dans la plupart des aliments
- ▶ Détecte la présence sur les surfaces de protéines à partir de 50µg / cm<sup>2</sup>
- ▶ Résultats rapides dans les 10 minutes qui suivent le test
- ▶ Boîte de 50 tests

### Mode d'emploi

- ▶ Sortir l'écouvillon du tube
- ▶ Passer l'écouvillon sur la surface à tester sur 10 cm<sup>2</sup> environ et remettre l'écouvillon dans le tube
- ▶ Enfoncer à fond l'écouvillon dans la solution et agiter légèrement
- ▶ Attendre 10 minutes et contrôler le résultat

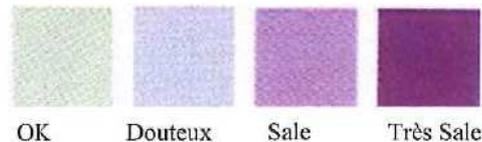

### Précautions d'emploi :

Eviter de toucher la surface de l'écouvillon à mains nues pour ne pas interférer avec le test.  
Ne pas utiliser après la date d'expiration.

## Caractéristiques

Cartons par palette	300 (12x25)
Poids brut du carton	0.33 kg
Hauteur carton	23.2 cm
Longueur carton	14.9 cm
Largeur carton	7.5 cm
EAN carton	8711800426434

## Description

## Référence

PRO-TECT carton 50 tests	426430

## Recommandations pour la manipulation et le stockage

Uniquement pour un usage professionnel

Stockage : Ne pas congeler

Durée de conservation : 14 mois à partir de la date de fabrication indiquée sur l'emballage pour un stockage entre 2 et 25°C

(2 semaines pour un stockage entre 26°C et 35°C)

## Diversey

9/11 avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay-sous-Bois

Tél : 01 45 14 76 76

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

